

pH-metre pH 3110

Genel bakış

Kompakt bir pH metre ile pH 3110 hızlı ve güvenilir bir şekilde pH ölçümlerini yürütebilirsiniz.


Cep cihazı pH 3110 tüm uygulama alanları için maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.

Kanıtlanan kalibrasyon yöntemi ve otomatik stabilite kontrolü (AR) sizi pH metre ile çalışırken destekler.

Tuş alanı


Tuşlar uçlarından görünür şekilde <.> kenetlenir.

Tuş sembolü (örn. <ENTER>), kullanım kılavuzunda genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş sembolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER__>) ile gösterilir.

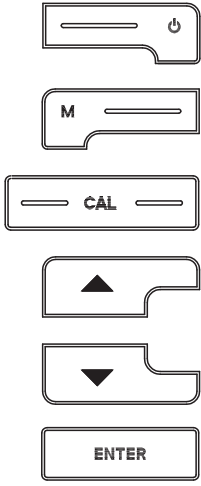


<On/Off>:	Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
<On/Off__>:	Kalibrasyon verilerinin sıfırlanması
<M>:	Ölçülen değişkenin seçilmesi
<M__>:	Kalibrasyon ve ölçümler için ayar menüsünün açılması
<CAL>:	Kalibrasyon yönteminin çağırılması
<CAL__>:	Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
< >:	Değerlerin artırılması, sonraki ekran görüntüsüne geçilmesi
< >:	Değerlerin azaltılması, sonraki ekran görüntüsüne geçilmesi
<ENTER>:	Girişlerin onaylanması
<ENTER__>:	Sistem ayarları için ayar menüsünün açılması

Ekran

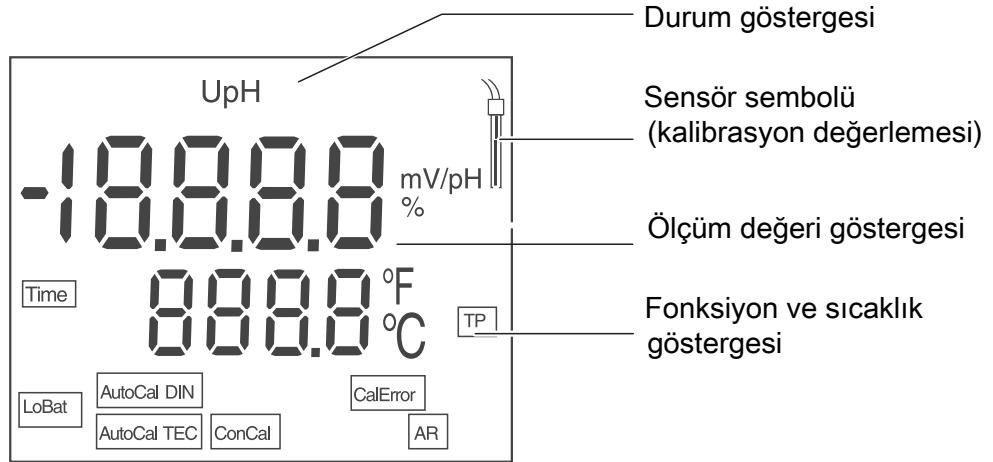

Durum göstergeleri

AutoCal TEC	Otomatik arabellek tanımlama (Arabellek kaydı: Teknik arabellek)
AutoCal DIN	Otomatik arabellek tanımlama (Arabellek kaydı: DIN arabelleği)
ConCal	Herhangi bir arabellekle kalibrasyon
CalError	Kalibrasyon sırasında bir hata ortaya çıktı
LoBat	Pil işletiminde: Piller tamamen boşalmış
AR	Stabilite kontrolü devreye alınmış
TP	Sıcaklık ölçümü aktif
TIME	Kalibrasyon aralığı ayarı

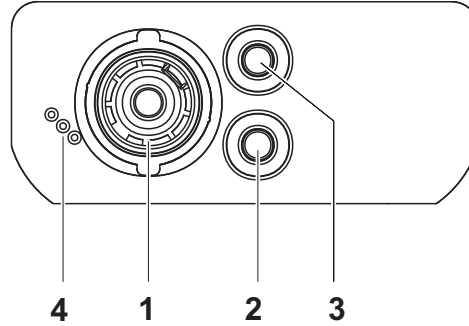Jak sahası bağlantıları

Bağlantılar:

1	pH elektrodu
2	Referans elektrot
3	Sıcaklık ölçüm hissedicisi
4	Servis arabirimi

İlk kullanım

1	Beraberinde verilen piller yerleştirilmelidir. Pillerin doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
2	<On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır.


Dikkat

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya internette bulabilirsiniz: www.WTW.com adresinde bulabilirsiniz.