

Cond 3310

Genel bakış

Cond 3310 ölçüm cihazı ile hızlı ve güvenilir ölçümler (iletkenlik) yapabilirsiniz. Ölçüm cihazı Cond 3310 maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.


Tuş alanı

Tuşlar uçlarından görünür şekilde <.> kenetlenir.

Tuş sembolü (örn. <ENTER>), genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş sembolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER__>) ile gösterilir.


	<F1>:	Duruma bağlı fonksiyon (ekranda gösterilir) örn.:
	<F1__>:	<F1>/[Menu]: Ölçüm ayarları için menünün açılması
	<F2>:	<F1__>/[Menu]: Sistem ayarları için menünün açılması
	<F2__>:	
	<On/Off>:	Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
	<M>:	Ölçülen değişkenin seçilmesi
	<CAL>:	Kalibrasyon yönteminin çağırılması
	<CAL__>:	Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
	<STO>:	Ölçüm değerinin manuel olarak kaydedilmesi
	<STO__>:	Otomatik kaydın konfigüre edilmesi ve başlatılması
	<RCL>:	Manüel kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
	<RCL__>:	Otomatik kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
	<▲><▼>:	Menü kontrolü, navigasyon
	<ENTER>:	Ölçüm ayarları için menünün açılması / girişlerin onaylanması
	<ENTER__>:	Sistem ayarları için menünün açılması
	<AR>:	Ölçüm değerinin dondurulması (HOLD - fonksiyonu) AutoRead ölçümünün açılması/kapatılması

Ekran

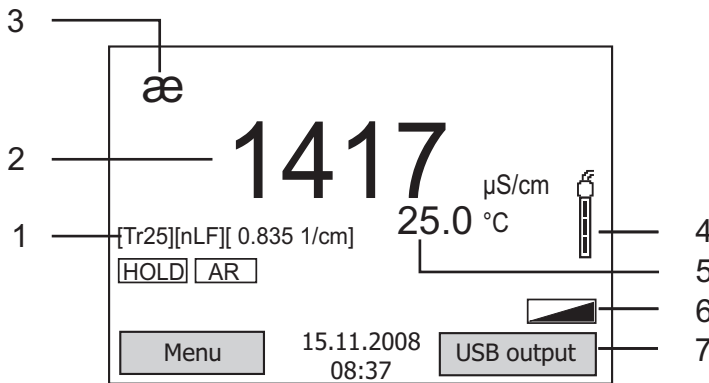

1	Durum bilgileri
2	Ölçüm değeri (birimli)
3	Ölçülen değişken
4	Sensör sembolü (kalibrasyon değerlemesi)
5	Sıcaklık ölçüm değeri (birimli)
6	Diğer durum bilgileri
7	Orta menü tuşları ve tarih/saat

Jak sahası /bağlantıları

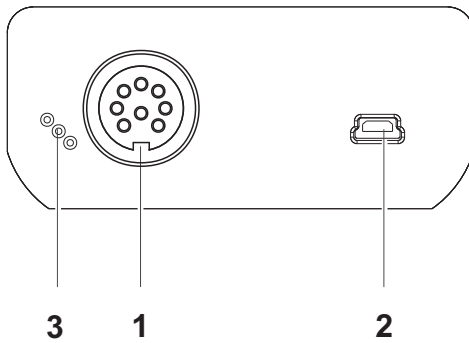

1	İletkenlik ölçüm hücreleri
2	USB-B-arabirimi (cihaz)
3	Servis arabirimi

İlk kullanım

1	Beraberinde verilen piller yerleştirilmelidir. Doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz
2	<On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır.



Dikkat

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya internette bulabilirsiniz: www.WTW.com adresinde bulabilirsiniz.