

pH/Cond 3320

Genel bakış


pH/Cond 3320 ölçüm cihazı ile hızlı ve güvenilir ölçümler (pH, iletkenlik) yapabilirsiniz.

Ölçüm cihazı pH/Cond 3320 maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.

Tuş alanı


Tuşlar uçlarından görünür şekilde <.> kenetlenir.

Tuş sembolü (örn. <ENTER>), genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş sembolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER__>) ile gösterilir.

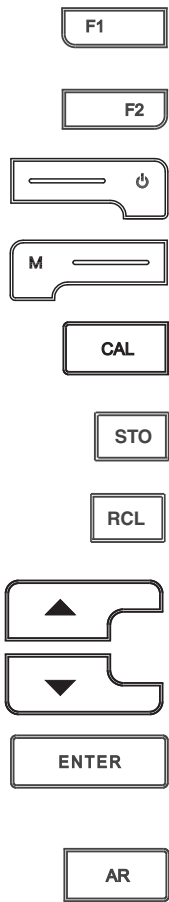


<F1>:	Duruma bağlı fonksiyon (ekranda gösterilir)örn.:
<F1__>:	<F1>/[Menu]: Ölçüm ayarları için menünün açılması
<F2>:	<F1__>/[Menu]: Sistem ayarları için menünün açılması
<F2__>:	
<On/Off>:	Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
<M>:	Ölçülen değişkenin seçilmesi
<CAL>:	Kalibrasyon yönteminin çağrılması
<CAL__>:	Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
<STO>:	Ölçüm değerinin manüel olarak kaydedilmesi
<STO__>:	Otomatik kaydın konfigüre edilmesi ve başlatılması
<RCL>:	Manüel kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
<RCL__>:	Otomatik kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
<▲><▼>:	Menü kontrolü, navigasyon
<ENTER>:	Ölçüm ayarları için menünün açılması / girişlerin onaylanması
<ENTER__>:	Sistem ayarları için menünün açılması
<AR>:	Ölçüm değerinin dondurulması (HOLD - fonksiyonu) AutoRead ölçümünün açılması/kapatılması

Ekran(Örnek: pH-ölçümü)

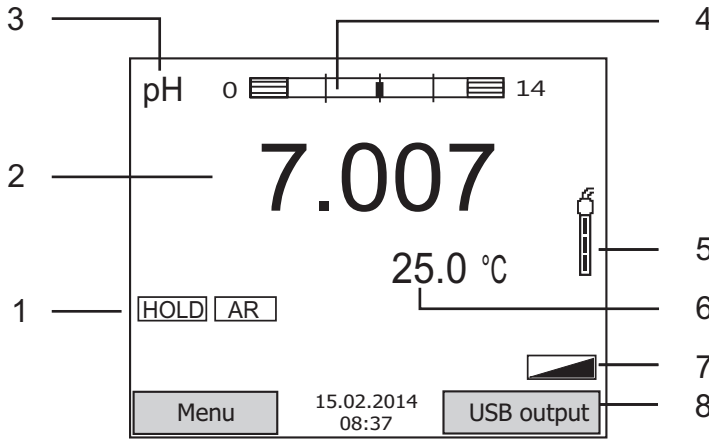

1	Durum bilgileri
2	Ölçüm değeri (birimli)
3	Ölçülen değişken
4	Sürekli ölçüm değeri kontrolü (CMC-fonksiyonu)
5	Sensör sembolü (kalibrasyon değerlemesi)
6	Sıcaklık ölçüm değeri (birimli)
7	Diğer durum bilgileri
8	Orta menü tuşları ve tarih/saat

Jak sahası /bağlantıları

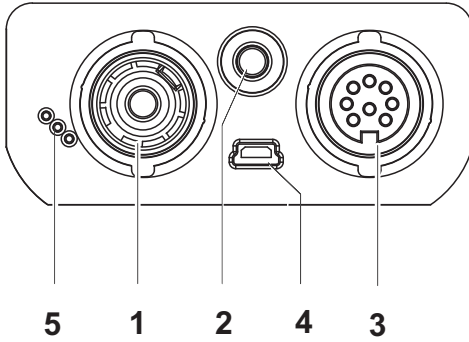

1	pH elektrodu
2	Sıcaklık ölçüm hissedicisi
3	İletkenlik ölçüm hücreleri
4	USB-B-arabirimi (cihaz)
5	Servis arabirimi

İlk kullanım

1	Beraberinde verilen piller yerleştirilmelidir. Doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz
2	<On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır.



Dikkat

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya internette bulabilirsiniz: www.WTW.com adresinde bulabilirsiniz.